


# 实验报告

实验编号: BJ-12-005

日期: 2015.12.10

样品名称:	乌梅	所属领域:	中药、食品
原始尺寸:	~25mm	期望细度:	粉碎即可
样品量:	50g	后续分析:	
其他要求:			

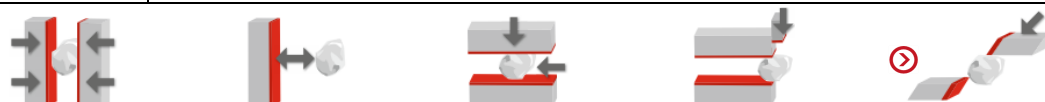

**解决方案:** 对于带有硬核的乌梅, 由于硬核较硬, 且需要连肉带核粉碎, 建议使用切割式研磨机 Pulverisette 19。

所选机型:	切割式研磨机 Pulverisette 19	
配置:	碳化钨叠型转刀 + 1mm 不锈钢底筛	
研磨时间:	1min	
最终细度:	<1mm	

**实验说明:**

- 1、通过进料漏斗, 将乌梅整个放入研磨腔室内粉碎, 虽然带有硬核, 但样品可顺利被粉碎, 并通过 1mm 底筛。过更细的底筛亦是可行的。
- 2、收集样品。

